



- ✓ فن سیرکولاتور
- ✓ ضد انفجار
- ✓ سنسور های ضد انفجار
- ✓ کلید خاموش/روشن ضد انفجار
- ✓ درب پران
- ✓ چرخ های آلومینیومی جهت تخلیه
- ✓ الکتریسته ساکن
- ✓ محفظه تست آی پی ۶۶
- ✓ پنل کنترل اکسترنال
- ✓ سیستم کنترل پی آی دی
- ✓ یونیت اتیلن گلیکول اکسترنال
- ✓ قفل اسپشال
- ✓ کانال اسپشال
- ✓ نمایش و ذخیره گراف
- ✓ کانال باز شونده جهت شستشوی مواد

آون های حرارتی سری ATUA مجهز به تجهیزات ضد انفجار و کانال اسپشال با طراحی خاص ، جهت تخلیه بخارات و ذرات قابل انفجار از محفظه تست واقع در زون یک به خارج از فضای خطر واقع در زون سه بوده و دبی عبوری تخلیه ، توسط شیر قابل تنظیم می باشد .

دبی هوای سیرکوله نیز توسط دریچه داخلی قابل تنظیم می باشد .

این سری از آون ها مجهز به درب پران بوده و با کوچکترین انفجاری درب از قسمت لولا و قفل جدا شده و به سمت درب سوله پرتاب می شود .

The solution for reliable heat treatment . . .

The problem

During many heat treatment processes, flammable substances (solvents, gases etc.) are emitted that can result in an explosive mixture when combined with air. In order to prevent this mixture from causing an explosion, special precautions must be taken.



مشکل اصلی

زمانی که باید مواد قابل اشتعال و یا منفجره مورد تست قرار گیرند (بصورت خاص گاز های قابل اشتعال) کوچکترین جرقه و یا شوکی باعث انفجار خواهد گردید.

The solution

Aryasarmayesh Industrial Co has developed special concepts for a variety of requirements to prevent risks of explosion.

For critical conditions as they occur, e. g. in the chemical, pharmaceutical and electronics industry, the heating and drying ovens of the ATUW series have been designed to fulfil considerably higher requirements than conventional dryers for coating materials.

Special measures of protection against explosion prevent the dangerous explosive atmosphere from igniting and ensure safe and reliable heat treatment processes.



راه حل

شرکت آریا سرمایه‌ش چمبر های سری ATUA را پیشنهاد می کند که کوچکترین جرقه و یا شوکی را در داخل محفظه نداشته و علاوه بر این می تواند در محیط های زون ۱ و ۲ بدون ایجاد خطر به کار خود ادامه دهد. سیستم حرارت توسط محلول اتیلن گلیکول تامین می گردد که جزو امن ترین روش های تولید حرارت می باشد به این صورت که محلول اتیلن در خارج از فضای سوله گرم شده و توسط یک خط لوله به سمت آون و کویل آن پمپاژ شده و از یک لوله دیگر مجدداً به یونیت اتیلن باز گردانده می شود، از طرفی پنل کنترلی دیگر بر روی آون نصب نخواهد شد و در عوض بصورت یک باکس جداگانه در فضای خارج از آزمایشگاه نصب می گردد تا کمترین خطر متوجه کاربر باشد و در هنگام انجام تست کسی مجبور نباشد در جلوی دستگاه قرار گیرد.




Safe

The volume of flammable substances that can be introduced is virtually unlimited. The heating and drying ovens comply with category 2 devices and can thus be installed in zones 1 and 2 of areas where there is a danger of explosion.

گاز های متصاعد شده با قابلیت انفجار نیز با جابجایی مجزای، از محیط پر خطر به فضای باز تخلیه شده و هوای تازه بی خطر جایگزین آن خواهد شد.

How to installation correctly ...

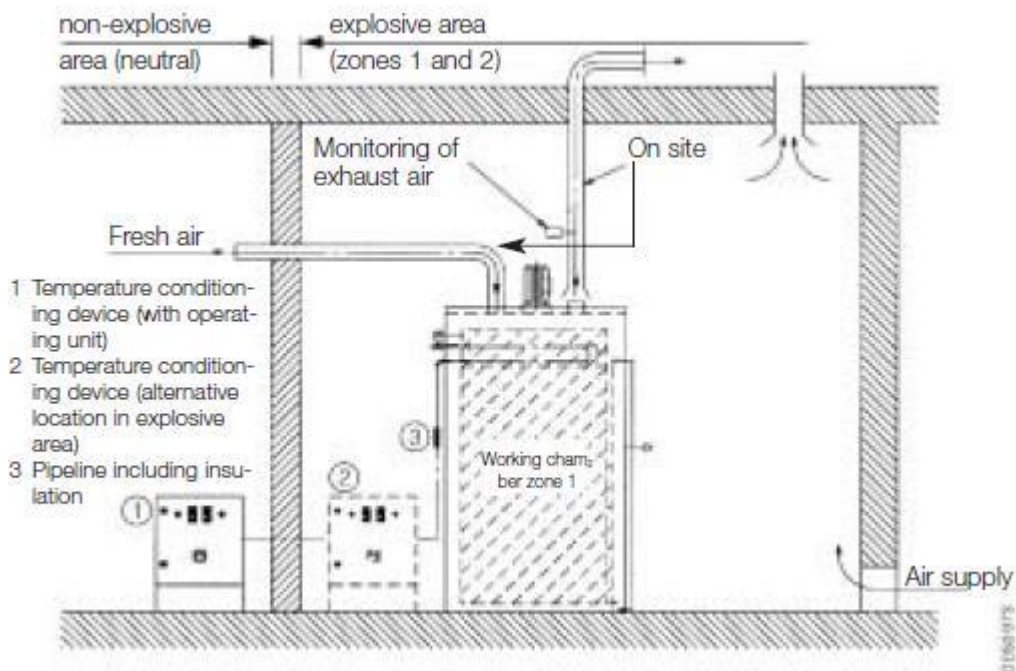

Installation

For installing in explosive zones, all components are explosion-protected according to the respective zone. Fresh air required for safe and reliable operation must be supplied from a neutral zone.

نحوه نصب

بهترین حالت نصب برای آون های ضد انفجار به این صورت است که درب آون به سمت درب خروج سالن باشد، سالن باید دارای بدنه ای مستحکم بوده ولی فضای درب سالن باید بسیار سست و ترجیحا از چوب های نازک باشد.

در صورت بروز انفجار، درب آون از قسمت لولا و قفل کننده شده و به سمت درب سالن پرتاب خواهد شد.

روش نصب لوله های ورود/خروج هوا

بر روی چمبر دو لوله تعبیه شده که یکی مربوط به تخلیه هوای آغشته به گازها و مواد قابل انفجار بوده که باید به خارج از محیط آزمایشگاه (محیط بدون خطر) هدایت شوند و دیگری که مجهز به شیر تنظیم می باشد جهت جایگزین کردن هوای تازه از فضای خارج از سوله بوده و باید از جنس لوله فلزی باشند.

اخطار: دو لوله اخیر نباید فاصله ای کمتر از ۱۰۰ سانتیمتر از هم داشته باشند (یعنی پس از آنکه از آزمایشگاه خارج می شوند، دهانه آنها باید حداقل یک متر از هم فاصله داشته باشد تا گاز سمی یا قابل انفجار دوباره به داخل محفظه مکیده نشود).



Technical data of standard devices

ARYA SARMAYESH KNOWLEDGE BASE CO ATUA SERIES ONLY MEDIUM SIZE DRYING OVEN EX							
Oven Type			ATUA 60/65	ATUA 50/55	ATUA 50/45	ATUA 50/40	ATUA 50/35
Test space volume	L		214	110	90	80	60
Performance for temperature tests							
Temperature Range	°C		Ambiant+7 ~ +90	Ambiant+7 ~ +90	Ambiant+7 ~ +90	Ambiant+7 ~ +90	Ambiant+7 ~ +90
Temperature deviation in time1)	K						
Temperature homogeneity in space 2)	K						
Temperature rate of change 3)	Heating	K/min	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2
Temperature calibration values	°C						
Work space dimensions							
	Width	mm	600	500	500	500	500
	Depth	mm	550	400	400	400	350
	Height	mm	650	550	450	400	350
External dimensions							
	Width	mm	880	780	780	780	780
	Depth	mm	730	630	630	630	630
	Height	mm	1560	1460	1360	1310	1260
Number of shelfve			3	2	2	2	2
Sound pressure level 5)	db(A)					171.7	
Oven unit net weight	Kg						
Heating method			Ethylen circulation	Ethylen circulation	Ethylen circulation	Ethylen circulation	Ethylen circulation
Ethylen Unit dimensions							
	Width	mm	780	780	780	780	780
	Depth	mm	500	500	500	500	500
	Height	mm	500	500	500	500	500
Ethylen Unit type			ATUAEU-3000	ATUAEU-3000	ATUAEU-3000	ATUAEU-3000	ATUAEU-3000
Ethylen boiling temperature 4)	°C		155	155	155	155	155
Ethylen tank volume	L		17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
Ethylen heater power	W		2*1500	2*1500	2*1500	2*1500	2*1500
Ethylen unit net weight	Kg		40	40	40	40	40
Ethylen unit weight with liquid	Kg		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Electrical Box Unit dimensions							
	Width	mm	500	500	500	500	500
	Depth	mm	270	270	270	270	270
	Height	mm	600	600	600	600	600
Electrical box type			ATUAB-3000	ATUAB-3000	ATUAB-3000	ATUAB-3000	ATUAB-3000
Electrical box net weight	Kg		27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
Electrical connection							
Rated power	kW		2.1	2.1	2.1	2.1	2.1

Values refer to +25 °C ambient temperature .

1) Measured in the middle of test space.

2) Relative to the set value in temperature range from t min to +80 °C for ATUA series

3) In accordance with IEC 60068-3-5

4) Only if used Atigel 10060708 KG28

5) Measured in 1 m distance from the front and in 1.6 m height at free field measurement according to EN ISO 11201 .





**Head office address : no 17 avale sharghi st 27 metri eshraghi st Tehran now Ave
Tehran Iran**

Tel : (+98)(21)77828072 – 77690172

Fax : (+98)(21)77690173

Email : info@aryasarmayesh.com

Site : www.aryasarmayesh.com